

BECKMAN COULTER Optima™ XPN-100 超速离心机简要操作步骤

- 1、用一卡通刷卡开电源控制器，使之处于运行状态。
- 2、打开离心机右侧的电源开关（向上拔），等待开机完成，显示出设置窗口；（图 1）
- 3、打开离心腔门，按要求正确放好转头，力度适中向左拔门，关上离心机门；
- 4、轻点左下角的真空键（见图 2 所示），抽真空；（看文字说明，真空键那里如显示释放真空，则点击一下为释放真空；如真空键那里的文字是启动真空则点击真空键启动真空。）开机后初次启动需点两次方为启动真空；
- 5、等待抽真空的时间里，设定需要的离心转速、时间、温度等；
- 6、待真空抽到 200 左右，先后点击最左下角**开始键**（▶）启动离心。（图 2）
- 8、运行时间结束后，会自动停止。停止后点击真空键释放真空。转速为 0 且真空释放完成方可拉开离心机门。（离心完全停止和真空释放好后均有提示音乐。）
- 9、取出转头，**马上关上离心机门。**
- 10、离心结束，先关上右侧的电源（向下拔），再刷卡下机。
- 11、该离心机使用注意事项同旧机（L-80XP）。离心前一定要仔细阅读注意事项。

